

Provtagningsanvisning

Dricksvatten

Vänligen läs igenom hela instruktionen innan du tar provet

Provet bör tas efter normal användning och omsättning av vattnet.

Undvik att ta vattenprovet direkt på morgonen när vattnet stått stilla i ledningsnätet under natten. Ska man prova en brunn som inte används på flera veckor är det lämpligt att vänta med provtagningen tills vatten omsatts ordentligt.

Kemisk Analys


- Fyll följesedel noga och skriv tydligt!
- Tag, om möjligt provet från köskranen där vattnet används till dryck och matlagning.
- Tag bort ev. snålspolande silar och munstycken som blandar luft i vattnet.
- Spola ur vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan provtagning.
- Fyll försiktigt flaskan utan att stänka och utan att flaskan berör kranen, se till att vattnet rinner i en jämn takt när du fyller den. Lämna inte något luftutrymme i flaskan.
- Blöt också insidan av korken, skruva omedelbart på. Provet bör förvaras svalt (ej frysas).
- Sätt på etiketten och förmedla till laboratorium helst samma dag.
- Fyll samtliga flaskor.



provflaska för -
kemiskanalys

Mikrobiologiskt analys

- Märk din etikett med namn, datum, tid och klockslag. Fyll följesedel noga!
- Det är viktigt att INTE beröra vare sig behållaren eller locket på insidan, lägg inte locket på diskbänken eller liknande eftersom det finns risk att den blir förorenad.
- Tag, om möjligt provet från köskranen där vattnet används till dryck och matlagning.
- Tag bort ev. snålspolande silar och munstycken som blandar luft i vattnet. Spola ur vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan provtagning.
- Håll behållaren på mitten och se till att öppningen inte kommer i kontakt med tappkranen och att vatten rinner i jämt, lung stråle utan att stänka.
- Fyll försiktig behållaren 80-90% så att luftspalt lämnas.
- Skruva på locket och sätt på etiketten. Provet bör förvaras kallt (inte frysas) och förmedlas till laboratoriet helst samma dag.

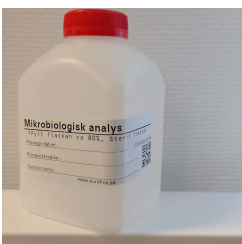

provflaska för -
mikroanalys